



Инструкция по установке

Для установки ПО МДС необходимо обладать правами администратора.

Установка ПО МДС осуществляется путем запуска исполняемого файла МДС_2024.1.

После запуска появится окно, в котором будет информация по сетевым адаптерам компьютера (Рис. 1) – нажать **ОК**.

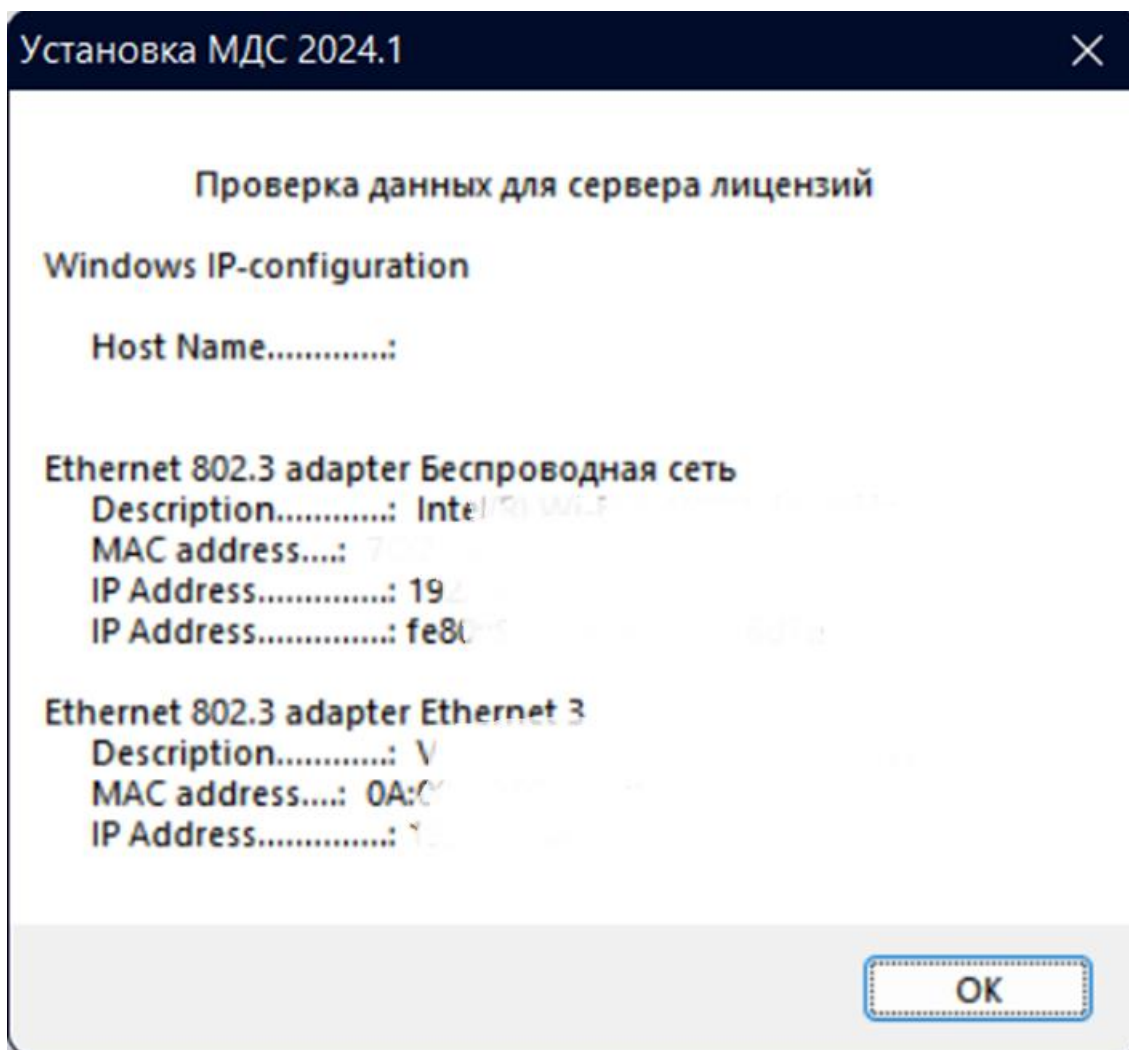


Рис. 1.

В приветственном окне (рис. 2) необходимо нажать кнопку **Далее**, либо можно отменить установку.

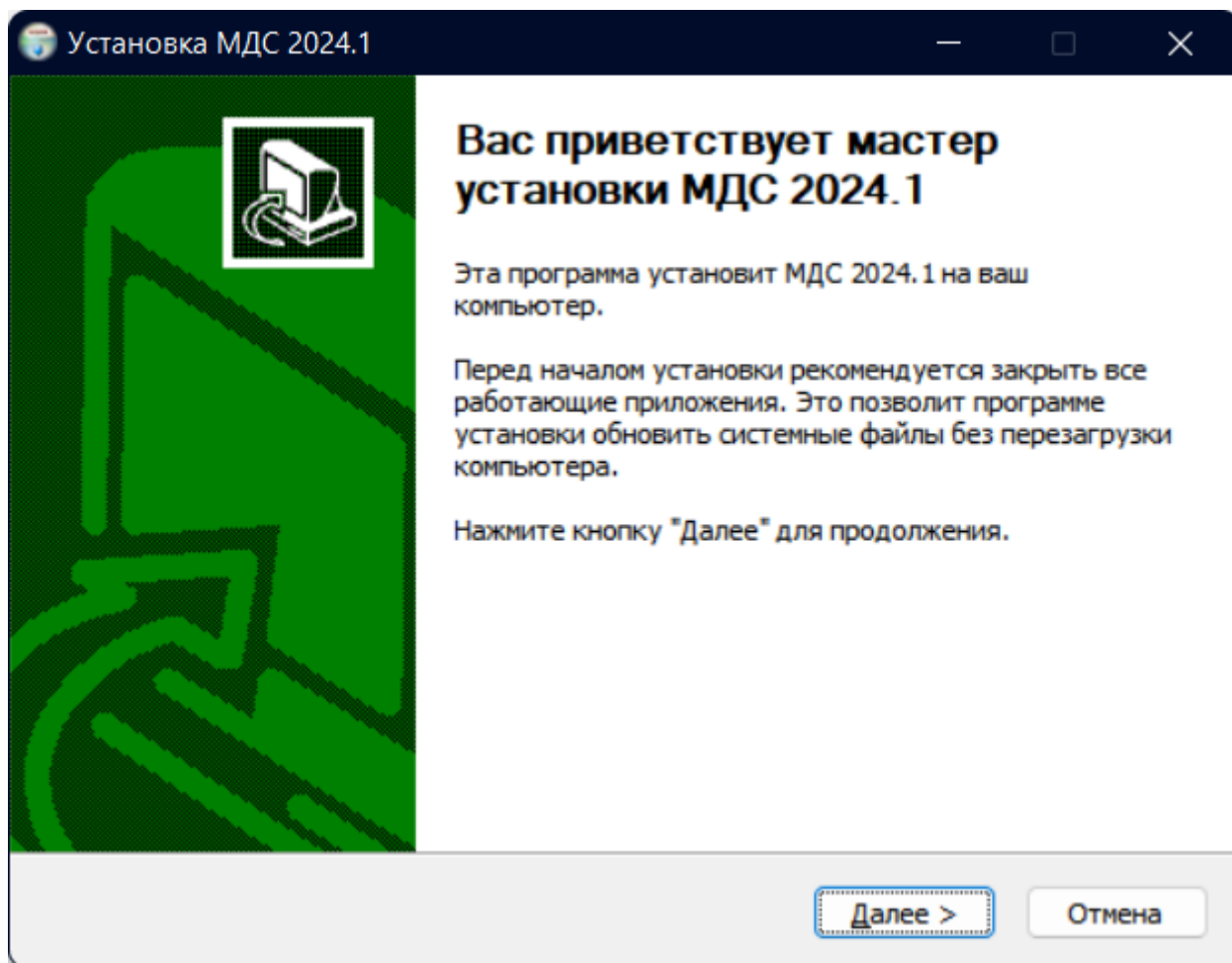


Рис. 2

Для продолжения установки в окне с лицензионным соглашением (рис. 3) необходимо нажать кнопку **Принимаю**, тем самым подтверждаете, что согласны с условиями лицензионного соглашения и готовы продолжать установку.

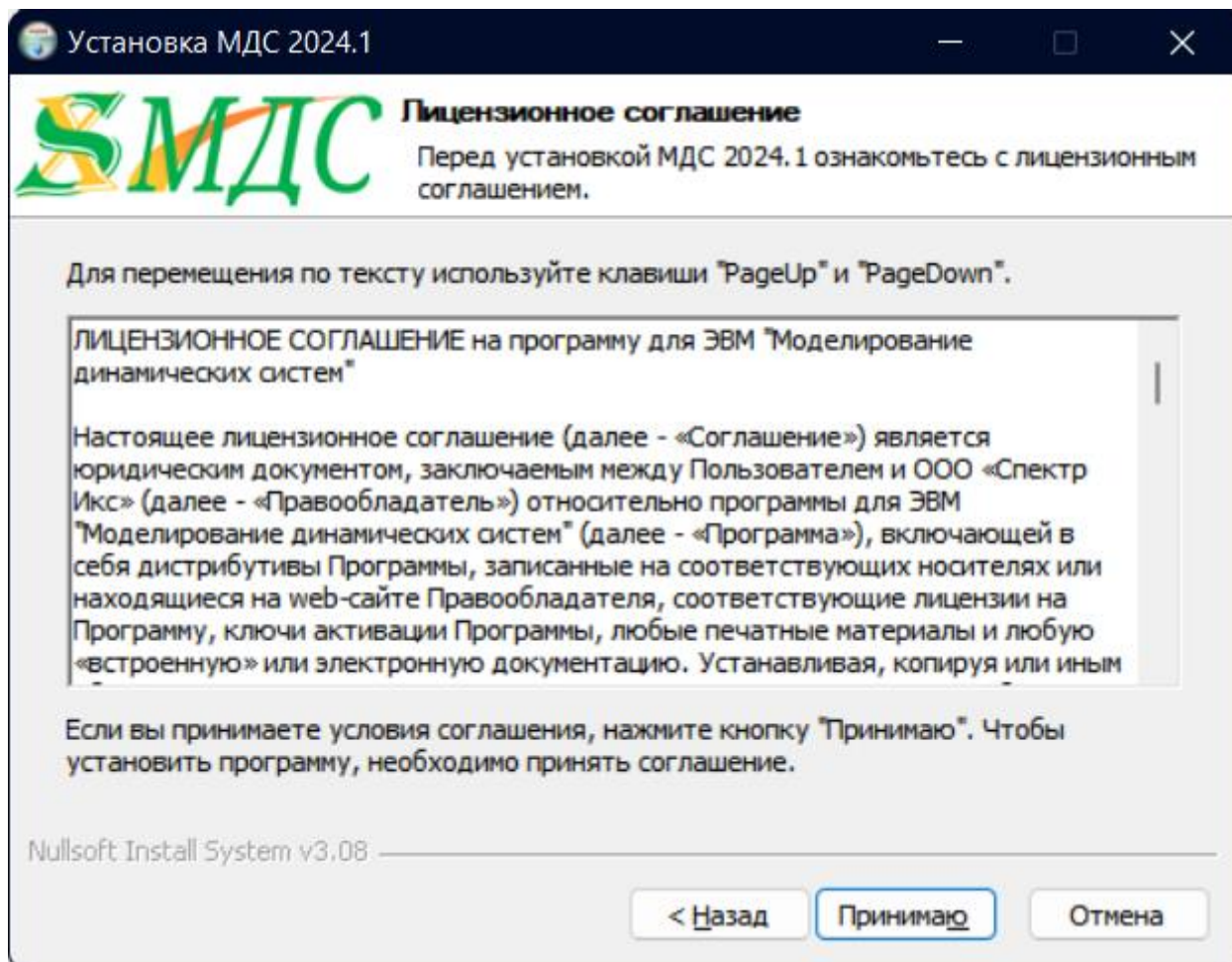


Рис. 3.

В окне «Настройка лицензии» (рис. 4) необходимо выбрать тип лицензии.

В случае установки сетевой лицензии необходимо пункт **Сетевая лицензия**. В поле **IP-сервера** ввести IP адрес сервера. Поле **Номер порта** – оставить неизменным или поменять на требуемое значение, если данный порт используется для другим ПО.

В настройка брандмауэра или другого ПО, обеспечивающего безопасность сервера, необходимо разрешить доступ к порту с введенным номерам по протоколу TCP/IP.

В случае установки фиксированной (локальной) лицензии необходимо выбрать пункт **Фиксированная лицензия** и в появившемся поле указать путь к файлу лицензионного сервера¹ или нажав на кнопку [...], рядом с полем ввода пути и выбрать этот файл в появившемся окне.

После ввода данных для продолжения установки, необходимо нажать кнопку **Далее**.

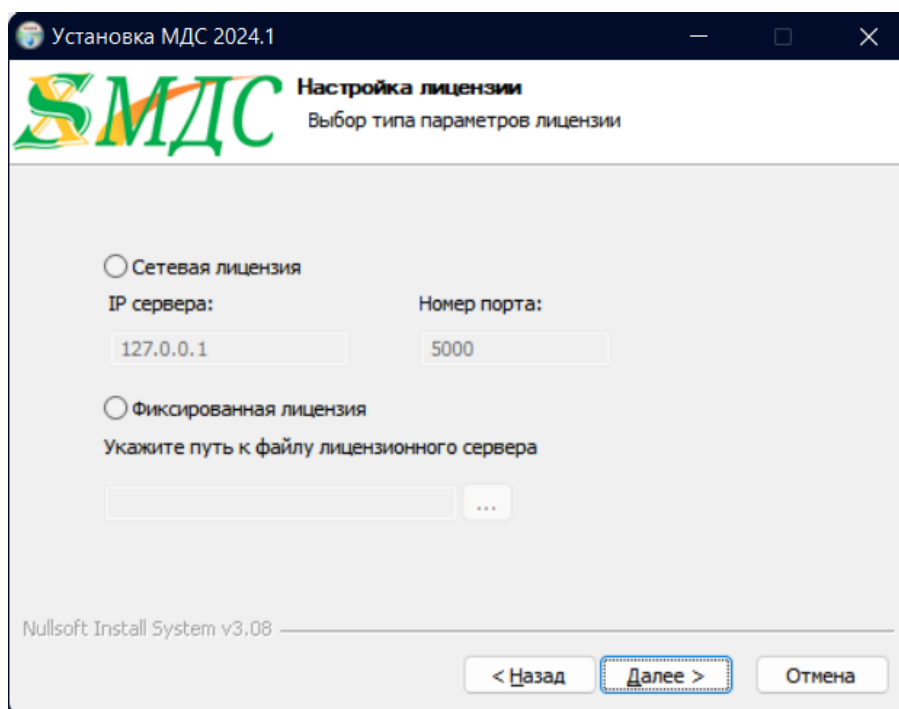


Рис. 4.

¹ Файл предоставляется разработчиком ПО.

В появившемся окне (рис. 5) необходимо выбрать компоненты для установки. В случае первой установки МДС на компьютер рекомендуется установить JAVA SE Development Kit.

В окне выбора компонентов программы для установки необходимо отметить галочками устанавливаемые модули. Для выбора всех модулей необходимо установить галочку на пункте **Модули**.

После выбора компонентов для продолжения установки, необходимо нажать кнопку **Далее**.

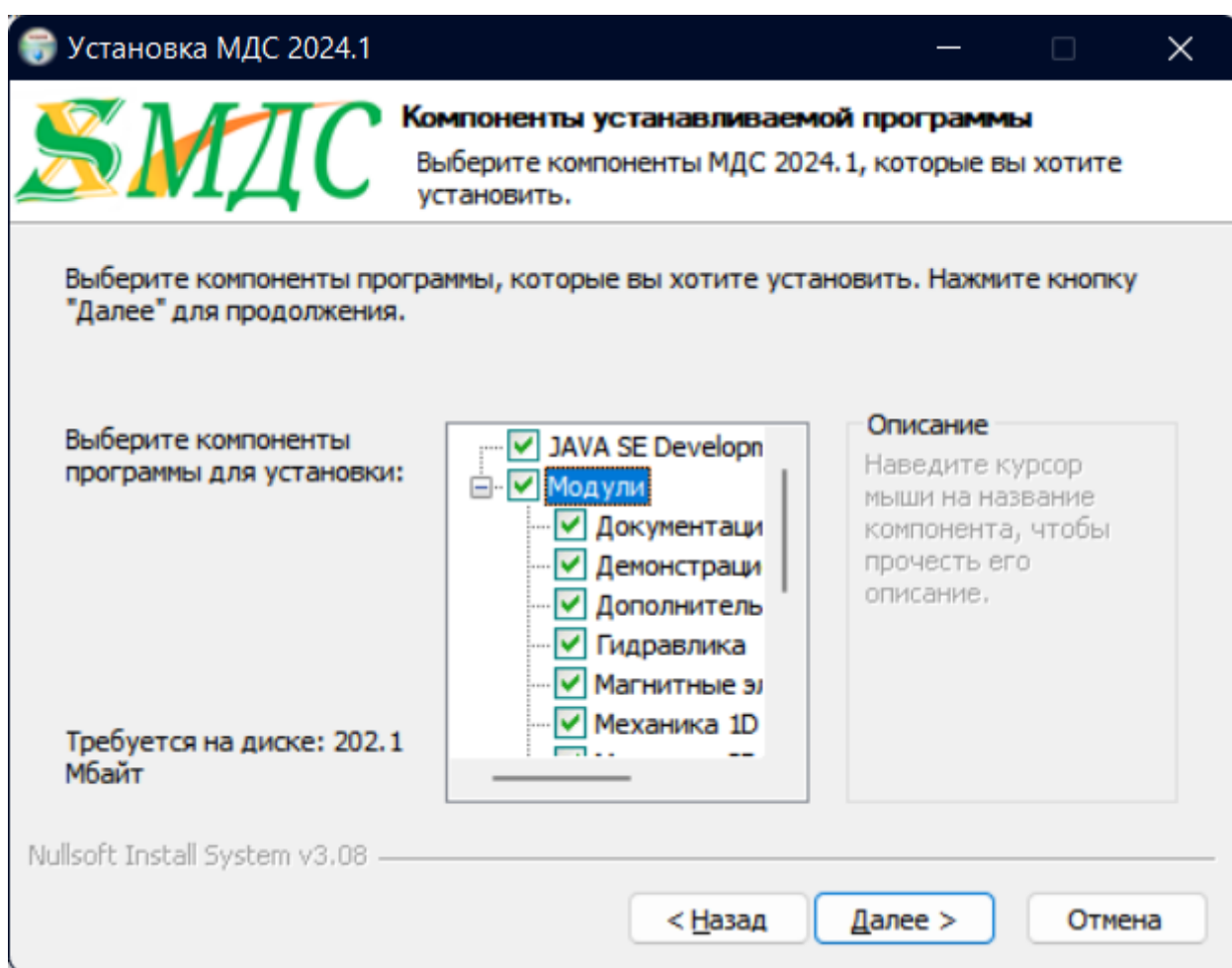


Рис. 5.

Появится окно (рис. 6), в котором предоставляется возможность создания папки в меню Пуск. Название папки можно, при необходимости, изменить.

Для продолжения установки, необходимо нажать кнопку **Установить**.

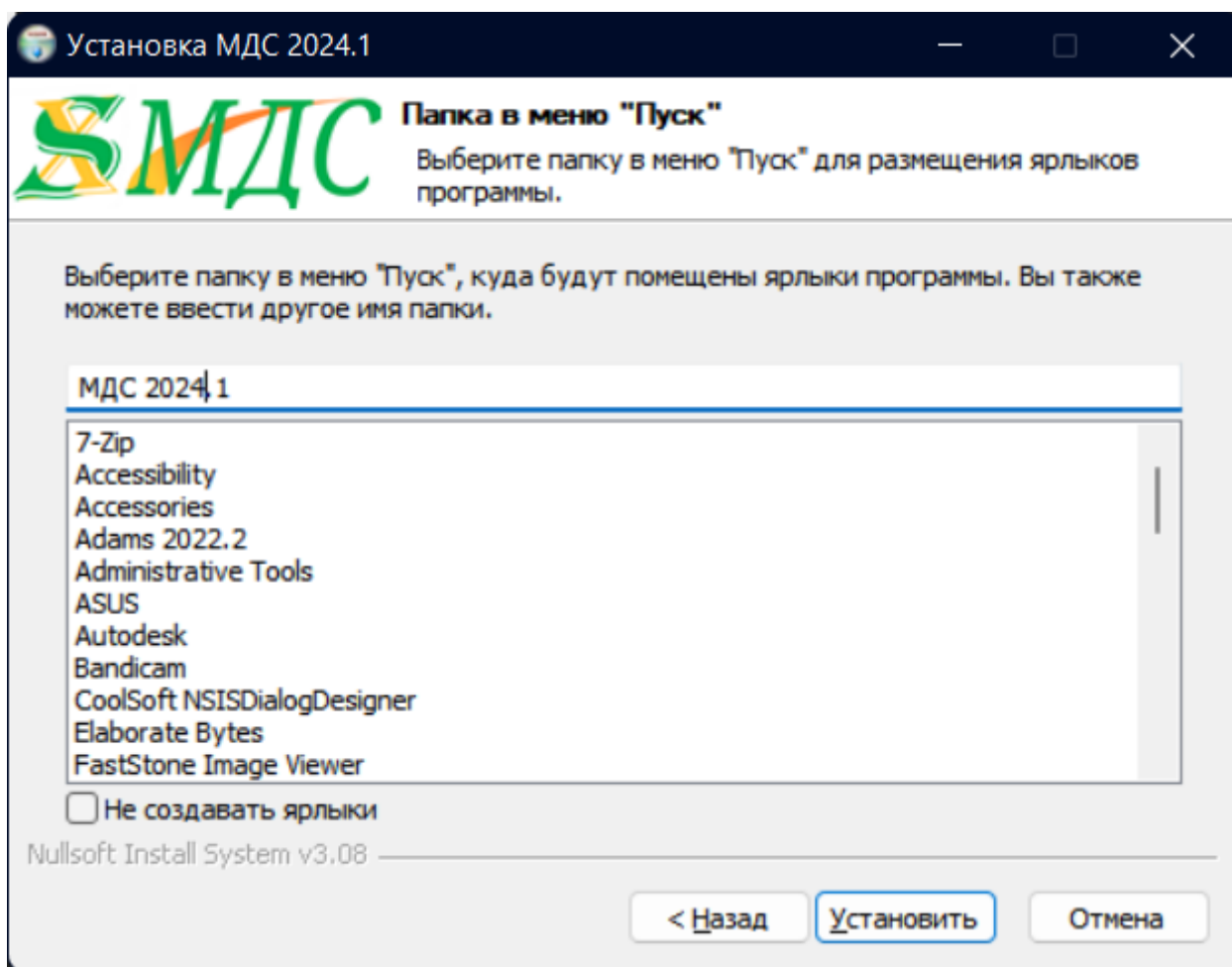


Рис. 6.

Появится окно (рис. 7), в котором отображается ход установки.

В случае, если был выбран компонент JAVA SE Development Kit так же появится окно установки JAVA.

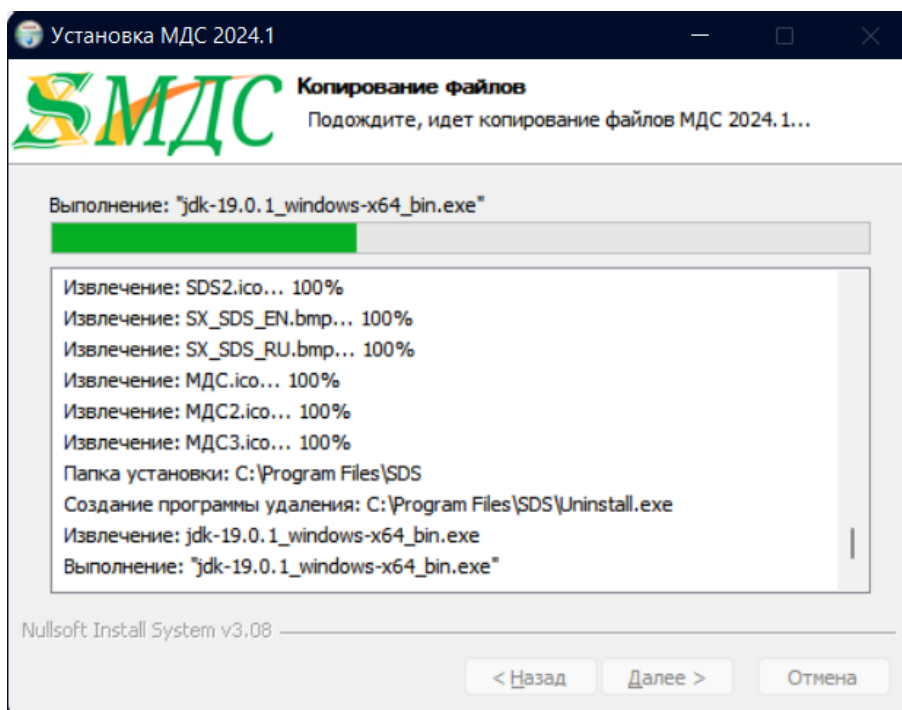


Рис. 7.

По завершению установки появится окно рис. 8.

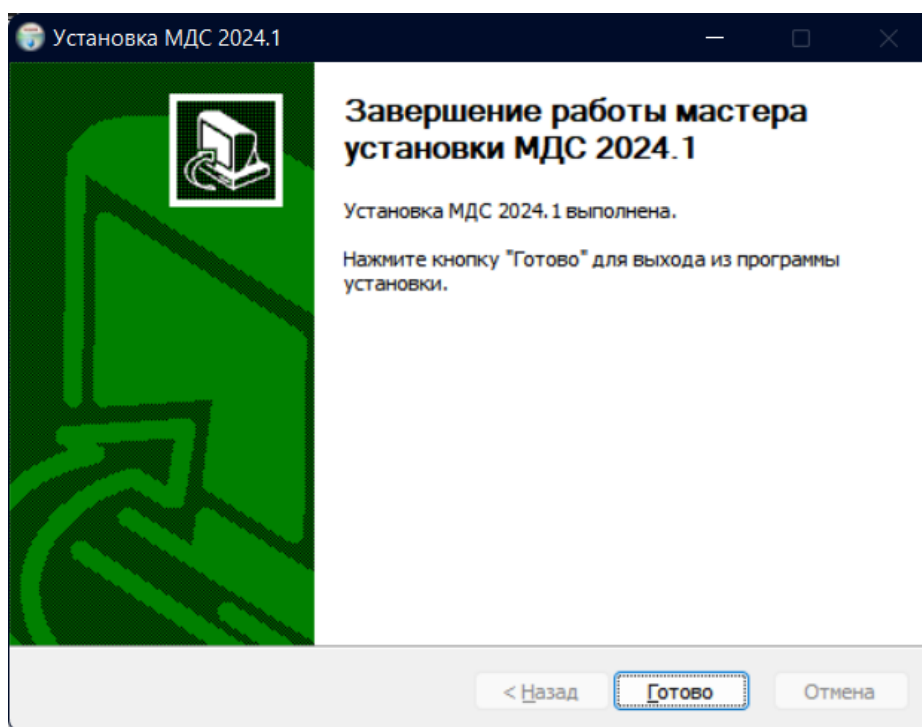


Рис. 8.

МДС устанавливается в директорию C:\Program Files\SDS.

Вся документация, включая «Руководство пользователя» находится в каталоге: C:\Program Files\SDS\Doc.

Для удаления МДС с ЭВМ, необходимо запустить файл C:\Program Files\SDS \Uninstall.exe.